


FT-IR Spectrophotometer 사용법




(Nicolet 380, ThermoFisher Scientific)

124호 공동기기실


1. 컴퓨터 바탕화면에 OMNIC 프로그램 실행

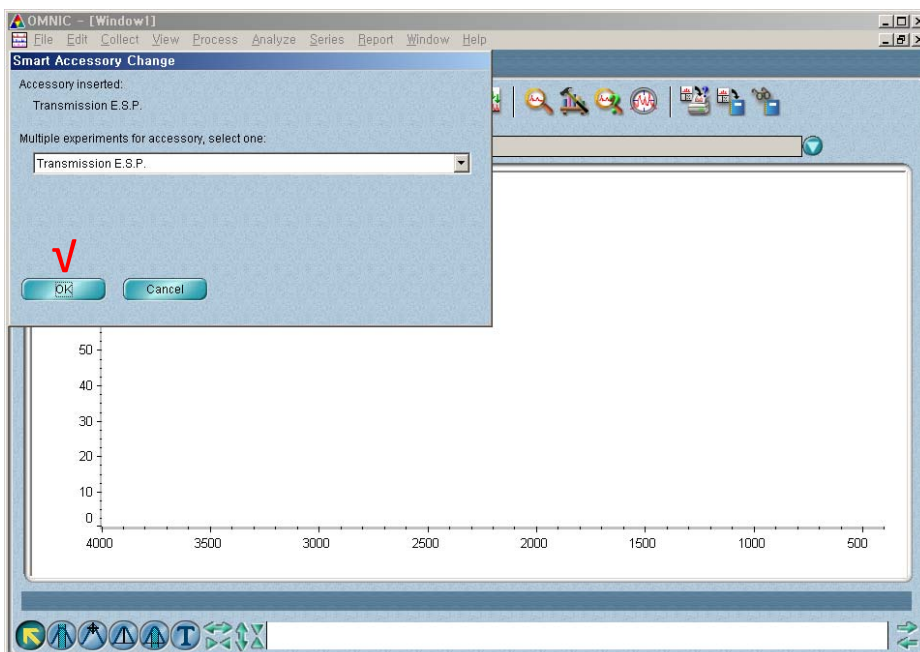

2. Collect- Experiment Setup

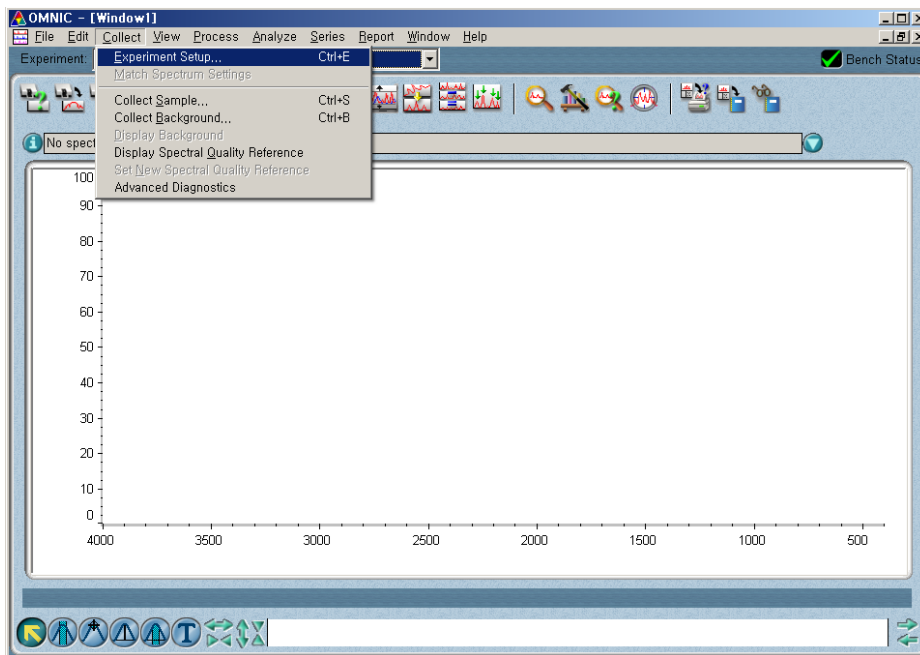

3. Collect- Experiment Setup

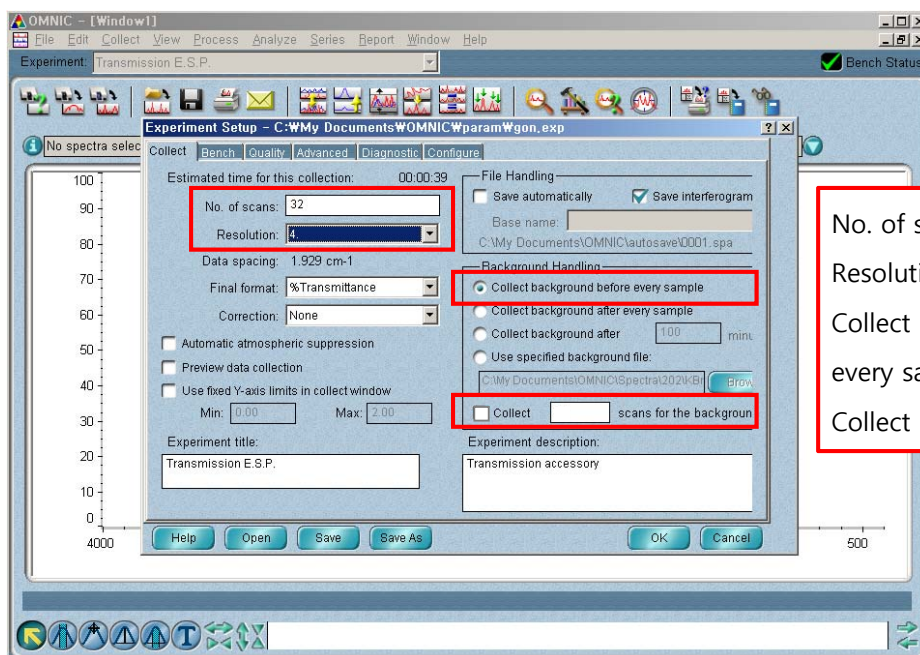


No. of scans : 32
Resolution : 4
Collect background before every sample
Collect : 체크 해제


4. Pellet 준비


1) pellet을 sample holder에 살짝 얹는다.




2) 장비의 뚜껑을 열고 injection port에 넣는다.
- 이때 pellet이 IR내부에 떨어지지 않도록 주의!

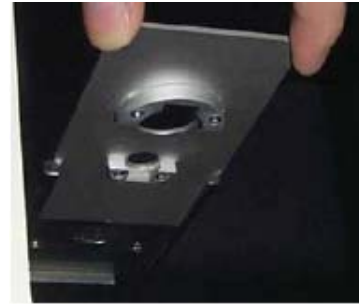


5. Collect sample 클릭  : KBr pellet 넣고 OK 클릭

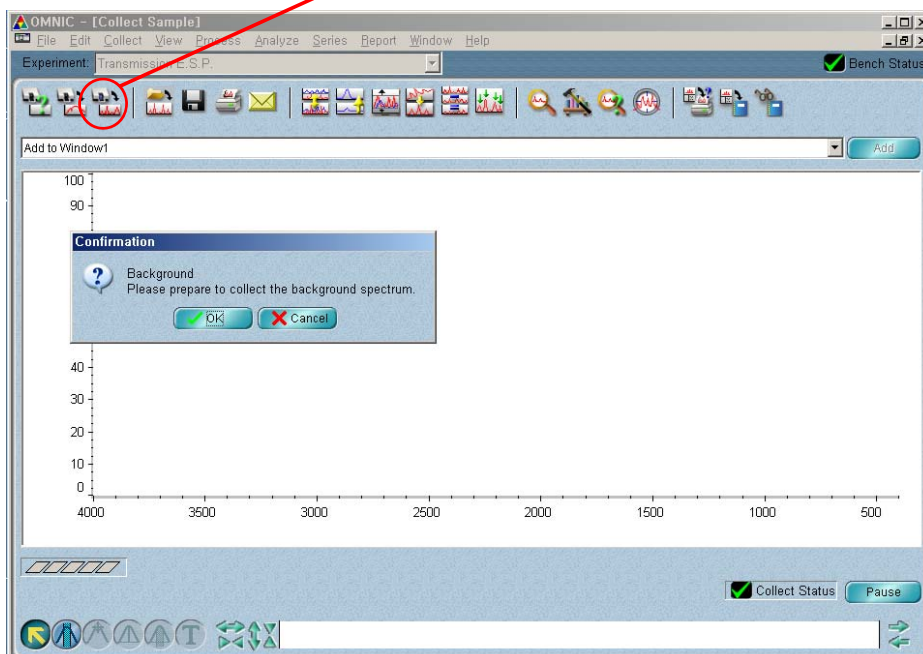

6. Collect sample 클릭  : sample을 넣고 OK 클릭

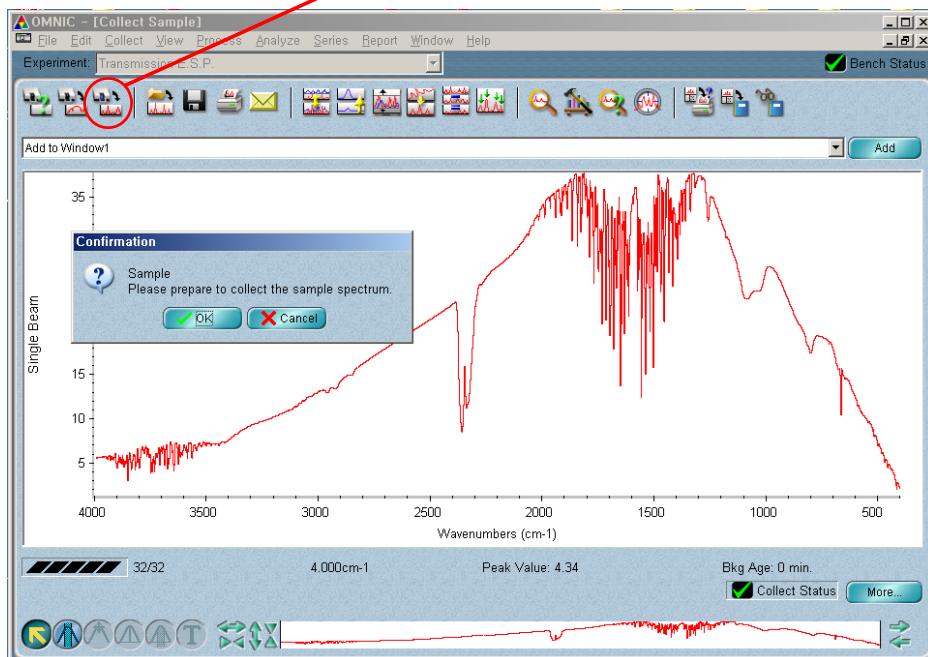

7. Tile 입력 후 OK 클릭

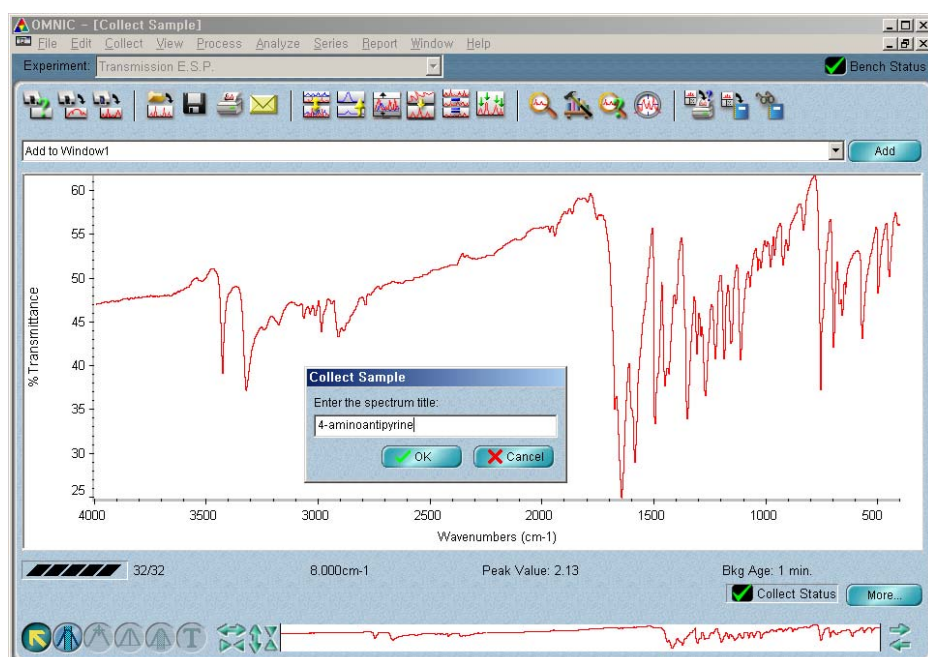

8. Data 저장 : Save As에서 CSV TEXT로 저장(엑셀에서 열수 있음)

5. Collect Background 클릭  : KBr pellet 넣고 OK 클릭(background data 얻을때)

