



# UV-VIS spectrometer Manual

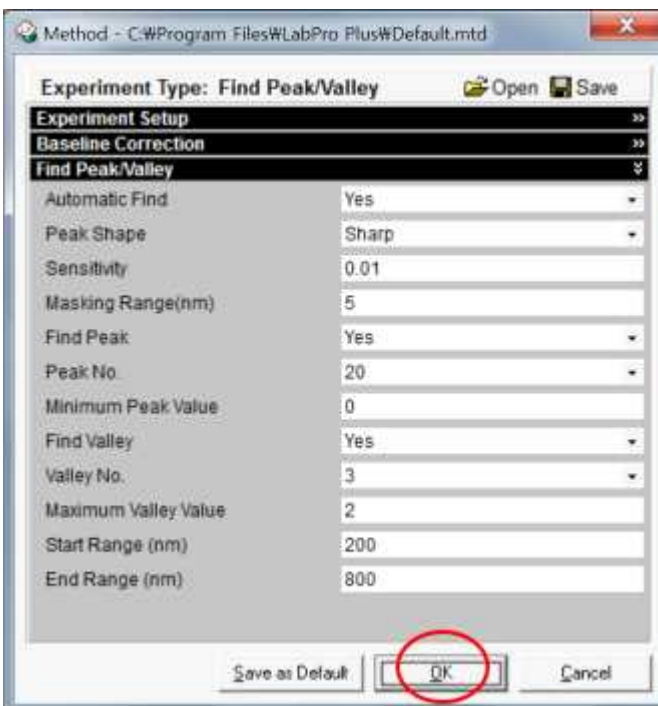


SCINCO S-3100

1. LapPro Plus 프로그램 실행 → OK 클릭 → OK 클릭 → OK 클릭

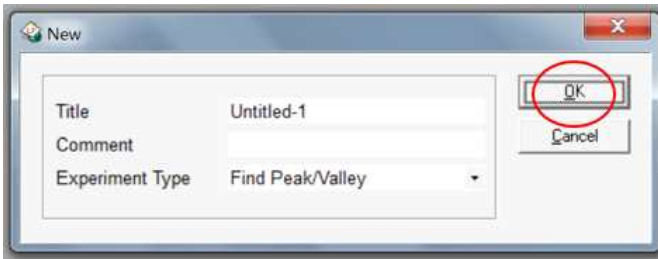


## 2. 측정

### 1) 첫 화면

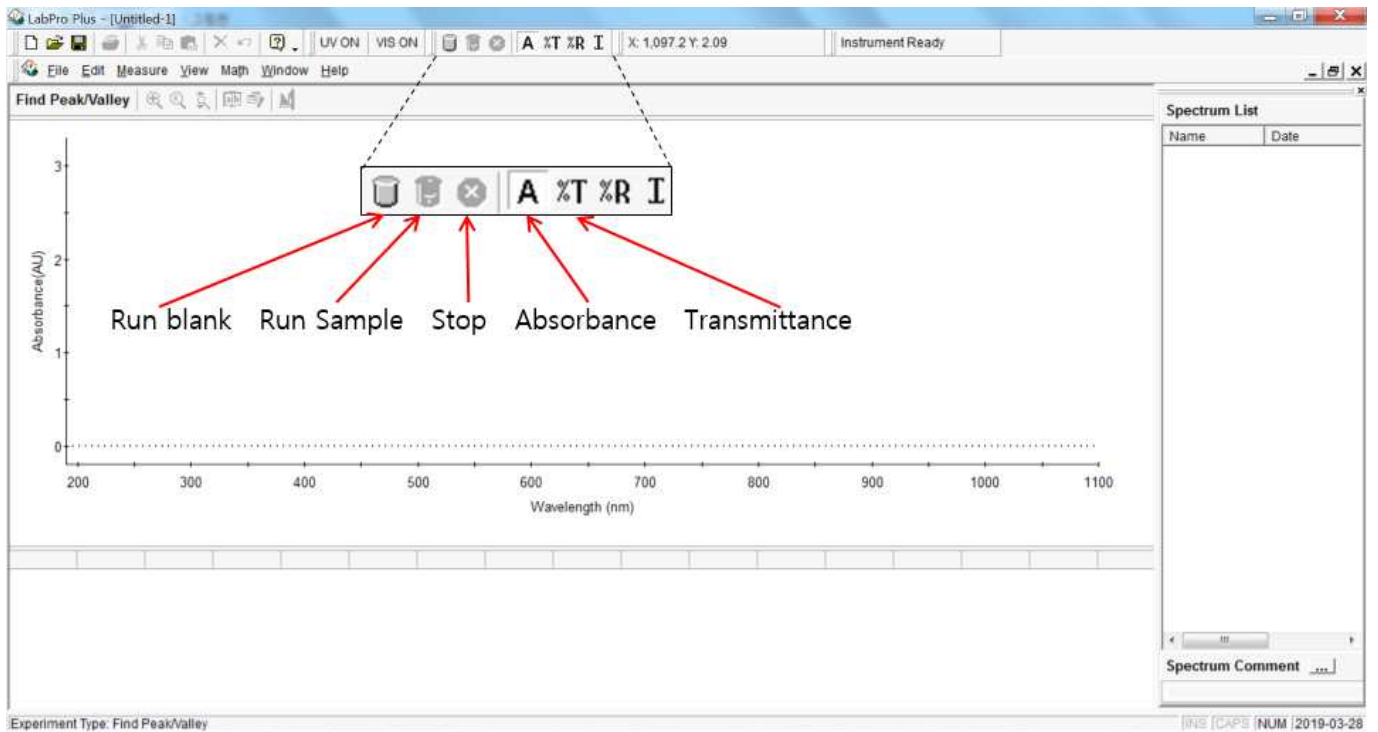


### 2) 큐벳에 용매를 넣고 Run blank 클릭 (baseline)

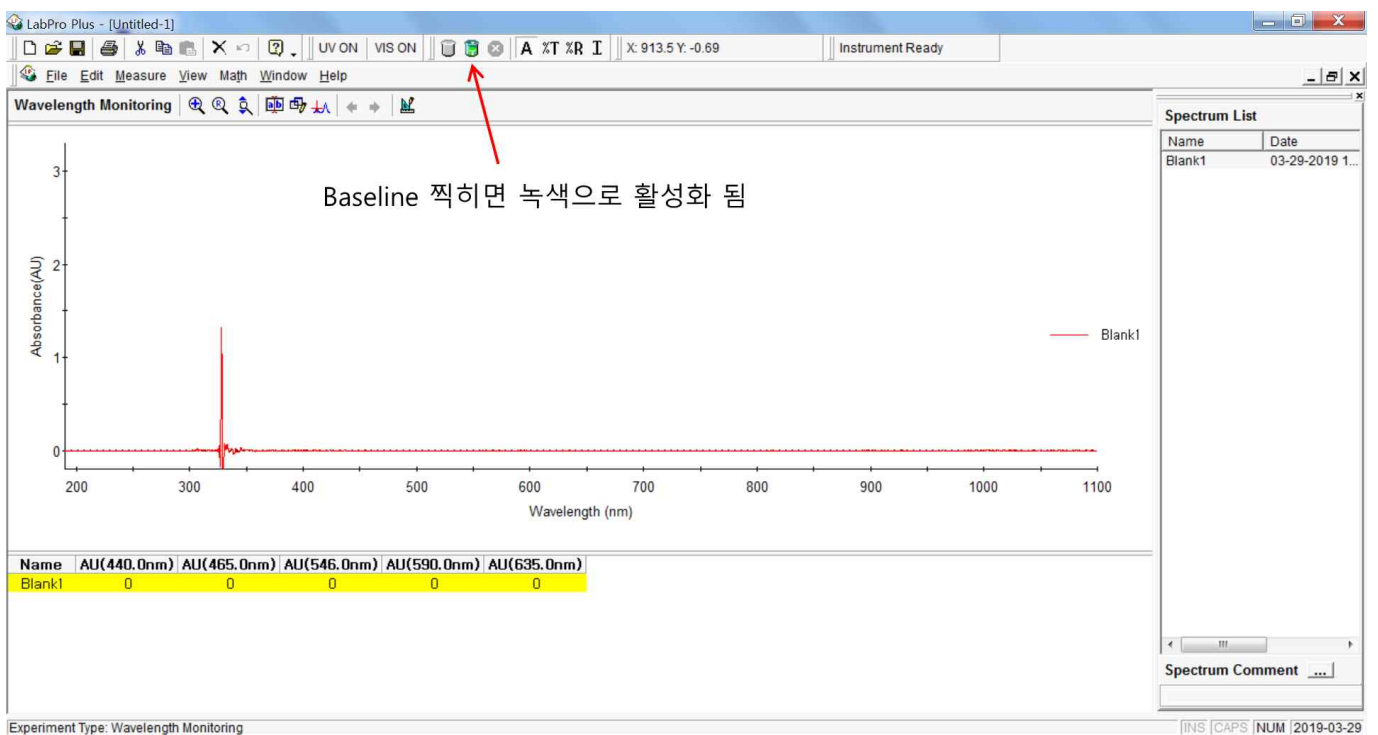

### 3) 큐벳에 sample을 넣고 Run Sample 클릭


#### ※ 주의사항

- 큐벳의 빛이 지나가는 부분은 손으로 만지지 않는다.

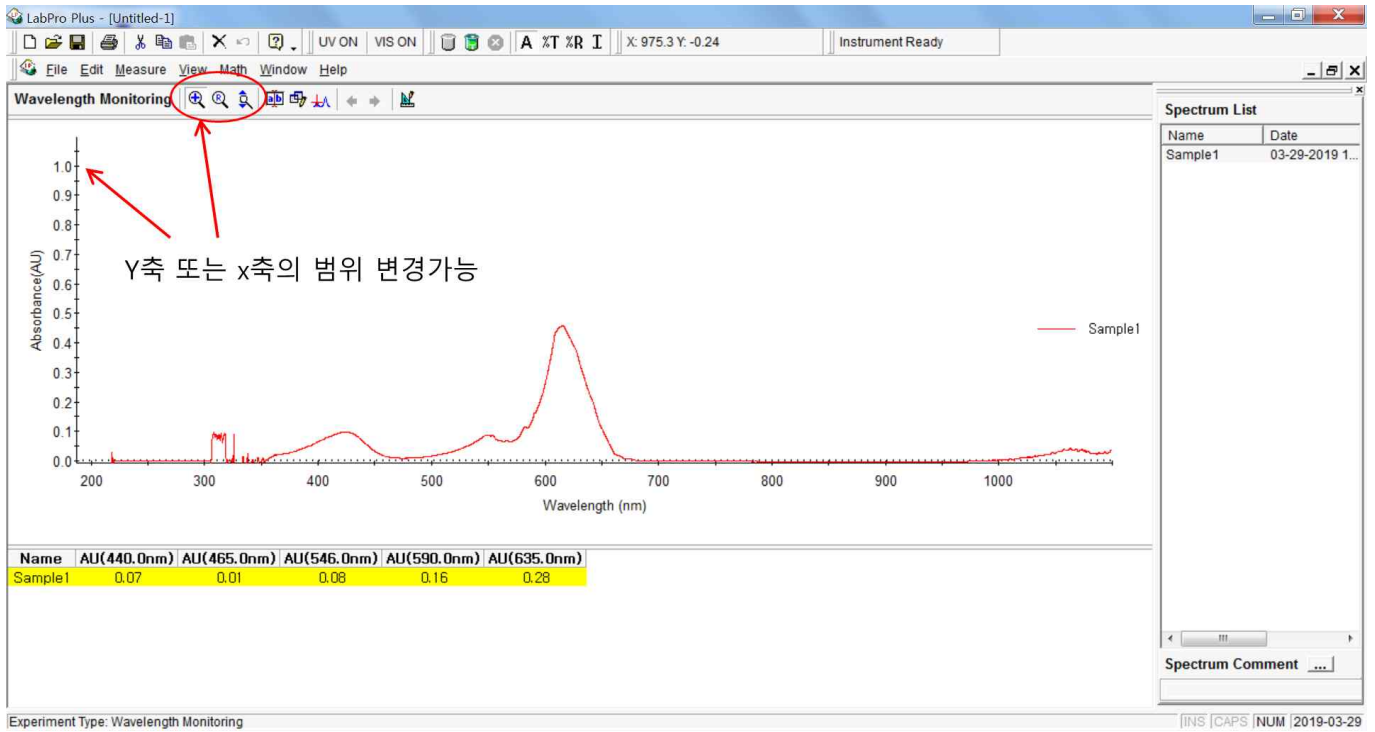

### 3. 파일저장

File → Export → Sample Spectrum 클릭 → CSV Format File(Raw data) 클릭 → OK

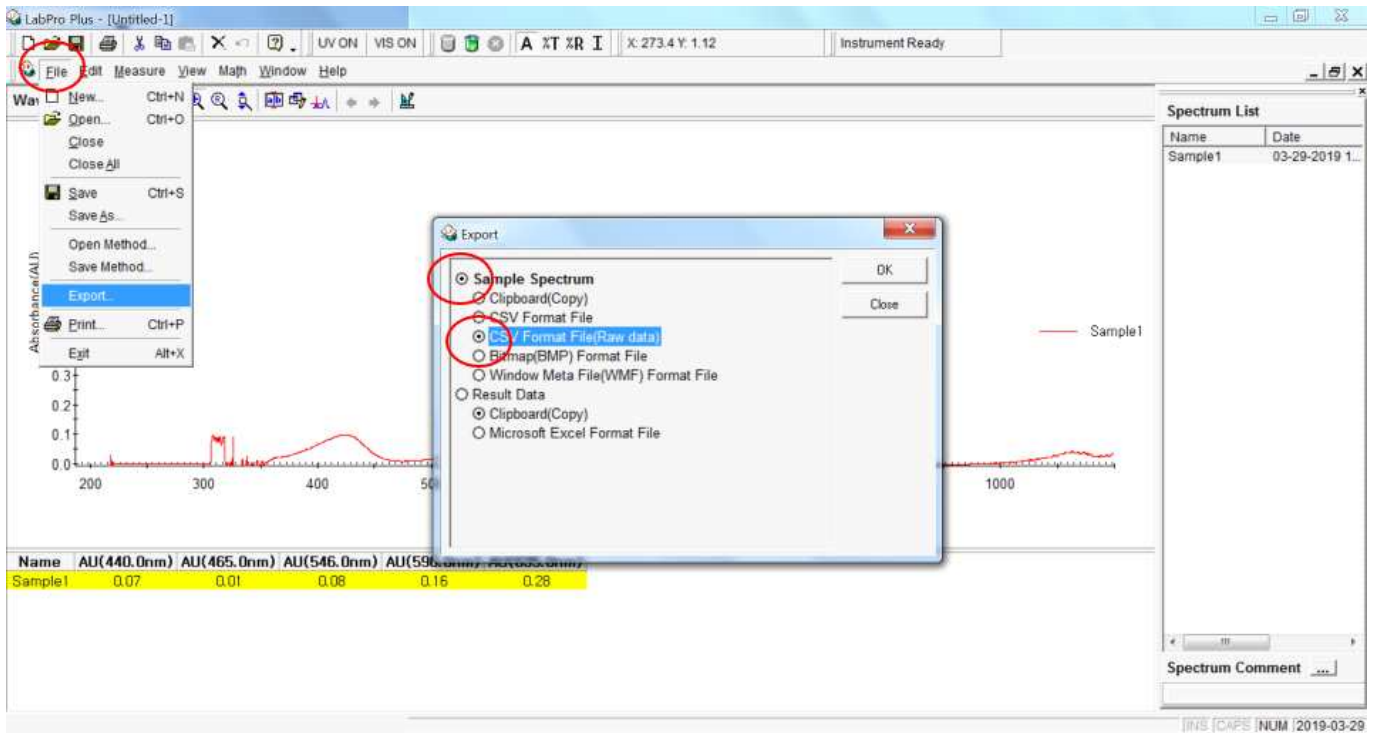

### 4. 데이터 확인

저장된 csv 파일을 엑셀에서 열어 확인