

## 실험 9. Cu의 Iodometric 정량

### <실험방법>

#### 1. 티오황산 표준용액 준비

- ① 끓여 식힌 물 350 mL 준비
- ②  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  6.25 g +  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  0.05 g in 250 mL volumetry

#### 2. 티오황산용액의 표정

- ①  $\text{KIO}_3$  0.1 g을 정확히 칭량한다.
- ② 증류수 70 mL + KI 1 g +  $\text{KIO}_3$  0.1 g + 1:40 황산 15 mL
- ③  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  적정 (황갈색 → 아주 연한 노랑)
- ④ 전분용액 5 mL 가하고 푸른색 사라질 때까지 적정

#### 3. Cu의 요오드법 적정

- ① 시료( $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) 0.4 g 정확히 칭량 + 증류수 20 mL + 1:1 염산 5 mL 첨가 + KI 1.5 g
- ②  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  적정 (황토색 → 크림색)
- ③ KSCN 1 g + 전분용액 5 mL 가하고 푸른색 사라질 때까지 적정

#### 4. 용액 준비

- ① 녹말지시약 : 0.1 g starch + 끓는 물 50 mL 조금씩 가해 녹임
- ② 1:1 염산 20 mL, 1:40 황산 60 mL